

AEROMONAS SZELEKTÍV KIEGÉSZÍTŐ

500 ml Aeromonas agar készítéséhez

Liofilizált keverék aeromonas fajok izolálásához.

Alapadatok	
Katalógusszám:	4 ml: AES80004
Szín:	Fehér
Megjelenés:	Homogén liofilizátum

Felhasználási útmutató: Oldjunk fel **30 g Aeromonas agar alapot (AEA20500)** 500 ml ionmentes vízben. Az elegyet állandó keverés mellett forraljuk fel. Hűtsük le 50 °C-ra és aszeptikusan adjuk hozzá **1 fiola Aeromonas szelektív kiegészítő (AES80004)** 4 ml steril ionmentes vízben feloldott tartalmát. Kiöntés előtt gondosan keverjük meg.

FIGYELEM!

A táptalaj hőérzékeny!

Minden további hőkezelés szükségtelen és károsító!

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL [mg/fiola]

Ampicillin	2,5
------------	-----

Tárolási körülmények: A fiolákat fénytől védve 2 – 8 °C-on tároljuk.

FIGYELEM:

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejáratiig szabad felhasználni!

Csak professzionális felhasználásra!