

CAMPYLOBACTER SZELEKTÍV KIEGÉSZÍTŐ, BOLTON

500 ml Bolton leves készítéséhez

Liofilizált keverék campylobacter fajok szelektív dúsításához.

Alapadatok	
Katalógusszám:	4 ml: CBS80004
Szín:	Fehér
Megjelenés:	Homogén liofilizátum

Felhasználási útmutató: Oldjunk fel **14 g Bolton leves alap (BOB20500) portáptalajt** 470 ml ionmentes vízben. Az elegyet az oldódás elősegítése érdekében gyengén melegíthetjük. Sterilizálás autoklávban 121 °C-on 15 percig. Hűtsük le 50 °C-ra. A visszahűtött táptalajhoz adjunk aseptikusan 25 ml steril lizált vért. Oldjuk fel 1 fiola **Campylobacter szelektív kiegészítő, Bolton (CBS80004)** tartalmát 4 ml steril ionmentes vízben és szintén adjuk a táptalajhoz. Gondosan keverjük meg mielőtt szétfejtjük.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL [mg/fiola]

Cycloheximide	25
Cefoperazone	10
Trimethoprim	10
Vancomycin	10

Tárolási körülmények: A fiolákat fénytől védve 2 – 8 °C-on tároljuk.

FIGYELEM:

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejáratiig szabad felhasználni!

Csak professzionális felhasználásra!