

LISZTÉRIA SZELEKTÍV KIEGÉSZÍTŐ, PALCAM

500 ml Lisztéria szelektív agar, Palcam készítéséhez

Liofilizált keverék *Listeria monocytogenes* izolálásához az ISO 11290-1 szerint.

Alapadatok	
Katalógusszám:	4 ml: LSP80004
Szín:	Sárgás
Megjelenés:	Homogén liofilizátum

Felhasználási útmutató: Oldjunk fel **36 g Lisztéria szelektív agar alap, Palcam (LAP20500)** portáptalajt 500 ml ionmentes vízben. Az elegyet állandó keverés mellett forraljuk fel. Sterilizálás autoklávban 121 °C-on 15 percig. Hűtsük le 50 °C-ra és aseptikusan adjuk hozzá **1 fiola Lisztéria szelektív kiegészítő, Palcam (LSP80004)** 4 ml steril ionmentes vízben feloldott tartalmát. Kiöntés előtt gondosan keverjük meg.

ÖSSZETÉTEL [mg/fiola]

Ceftazidime	11,6
Polymyxin B	5,0
Acriflavine	2,5

Tárolási körülmények: A fiolákat fénytől védve 2 – 8 °C-on tároljuk.

FIGYELEM:

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejárati időig szabad felhasználni!

Csak professzionális felhasználásra!