

LISZTÉRIA SZELEKTÍV KIEGÉSZÍTŐ, UVM I

500 ml Lisztéria dúsító leves, UVM I készítéséhez

Liofilizált keverék *Listeria monocytogenes* izolálásához.

Alapadatok	
Katalógusszám:	4 ml: LU180004
Szín:	Sárgás
Megjelenés:	Homogén liofilizátum

Felhasználási útmutató: Oldjunk fel **27,5 g Listeria dúsító leves, UVM - Fraser (LEF20500)** portáptalajt 500 ml ionmentes vízben. Az elegyet az oldódás elősegítése érdekében gyengén melegíthetjük. Sterilizálás autoklávban 121 °C-on, 15 percig. Hűtsük le 50 °C-ra. Oldjuk fel 4 ml etanol/steril ionmentes víz 1:1 arányú keverékében egy fiola **Lisztéria szelektív kiegészítő, UVM I (LU180004)** tartalmát, majd aszeptikusan adjuk a táptalajhoz. Gondosan keverjük meg, majd aszeptikusan fejtjük szét.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

ÖSSZETÉTEL [mg/fiola]

Nalidixsav	10
Acriflavine	6

Tárolási körülmények: A fiolákat fénytől védve 2 – 8 °C-on tároljuk.

FIGYELEM:

A táptalajokat csak a címkén jelölt lejárati időig szabad felhasználni!

Csak professzionális felhasználásra!