

STERIL TOJÁSSÁRGA POLYMYXIN (PREP) EMULZIÓ

500 illetve 1000 ml *Bacillus cereus* (PREP) agar készítéséhez

Steril, stabilizált polymyxin B tartalmú tojássárga emulzió *Bacillus cereus* lipáz aktivitás alapján történő kimutatásához az ISO 7932 és ISO 6888 szerint.

Alapadatok	
Katalógusszám:	50 ml: EYP80050-02, 100 ml: EYP80100-02
Szín:	Sárga
Megjelenés:	Sűrű, homogén emulzió

Felhasználási útmutató: Oldjunk fel **46 g *Bacillus cereus* (PREP) agar alapot (BPR20500)** 900 ml ionmentes vízben. Az elegyet állandó keverés mellett forraljuk fel. Sterilizálás autoklávbán 121 °C-on, 15 percig. Hűtsük le 50 °C-ra és aseptikusan adjunk hozzá **100 ml Steril tojássárga polymyxin (PREP) emulziót (EYP80100-02)**. Kiöntés előtt gondosan keverjük meg.

Mintafeldolgozás és értékelés: A szakma szabályai szerint a táptalaj felhasználási céljától függően.

50 ml KIEGÉSZÍTŐ ÖSSZETÉTELE

Tojássárga emulzió	50 %
Polymyxin B	50 000 IU
Oldószer	fiziológiás sóoldat

Tárolási körülmények: A flakonokat 2-8 °C-on, fénytől védve tároljuk.

FIGYELEM:

A kiegészítőt csak a címkén jelölt lejárati időig szabad felhasználni!

Csak professzionális felhasználásra!

Irodalom: ISO 7932:2004; ISO 6888-1:2021